

Regolamento per l'utilizzo del microscopio confocale Nikon – Via San Zeno

1. Lo strumento può essere utilizzato esclusivamente da utenti che abbiano sottoscritto un contratto annuale oppure effettuato il pagamento per il singolo utilizzo (costo di un singolo slot 50 EURO).
2. Dopo la sottoscrizione del contratto, il responsabile dello stesso deve comunicare al CISUP i nominativi e i CV del personale da abilitare all'uso autonomo dello strumento (massimo n. 6 utenti).
3. L'utilizzo in autonomia sarà consentito solo dopo aver completato la formazione specifica a cura del personale CISUP e a seguito della delibera della Giunta CISUP.
4. Prima di ogni utilizzo è obbligatoria la prenotazione tramite l'app CISUP e vanno indicati il nome dell'operatore abilitato e il riferimento ai fondi che supportano l'accesso.
5. Durante l'utilizzo è obbligatorio registrarsi sul *lab book* e segnalare eventuali malfunzionamenti riscontrati.
6. Eventuali problemi o guasti devono essere comunicati tempestivamente al CISUP (cristina.croia@unipi.it).
7. Al fine di garantire un accesso equo allo strumento a tutti gli utenti, è vietato prenotare il microscopio per l'intera giornata oppure per mezza giornata tutti i giorni della settimana. Indicativamente, ogni gruppo dovrebbe limitarsi a un massimo di 2–3 mezze giornate di prenotazione settimanali, salvo richieste eccezionali che dovranno essere preventivamente autorizzate dal CISUP.
8. Dopo l'uso di olio da immersione, è obbligatorio pulire accuratamente gli obiettivi con l'etanolo fornito (o con etanolo proprio).
Si ricorda inoltre di informare il CISUP in caso di esaurimento del materiale di consumo (fazzoletti/clinex, olio ed etanolo).
9. Al termine dell'utilizzo, si prega di abbassare gli obiettivi per evitare che l'utente successivo, cambiandoli, possa danneggiarli.

Contatti CISUP:

- Dr.ssa Cristina Croia (cristina.croia@unipi.it)
- Prof. Simone Capaccioli (simone.capaccioli@unipi.it)

RAR del laboratorio:

Prof. Massimo Dal Monte (massimo.dalmonte@unipi.it)